

Plegado correcto de la toalla y limpieza de la superficie

Una guía para doblar y utilizar correctamente una toalla prehumedecida que suelta poca pelusa para obtener la máxima eficiencia y eficacia en un ambiente controlado.



1 Saque una toalla prehumedecida del paquete. Vuelva a sellar el recipiente para evitar la evaporación.



2 Sujete la toalla en el aire. Agarre la toalla por los bordes y dóblela por la mitad. La toalla no se debe apoyar en ninguna superficie durante el proceso de plegado.



3 Doble de nuevo la toalla por la mitad, creando cuatro caras de limpieza: dos exteriores y dos interiores.



4 Empiece desde las áreas más limpias hacia las más sucias con pasadas unidireccionales largas y superpuestas. Cada cara de la toalla se utilizará para una pasada recta. Dé la vuelta a la toalla y haga una segunda pasada.



5 Vuelva a doblar la toalla como se muestra en el paso 2 para encerrar las dos caras contaminadas y exponer las dos caras limpias. Repita el paso 3 con las dos caras limpias.



6 La toalla se puede desplegar completamente, voltear y volver a doblar comenzando de nuevo en el paso 1 para encerrar las cuatro caras contaminadas y exponer las cuatro caras limpias que quedan.



- Saque una toalla prehumedecida del paquete
- Doble la toalla en forma de cuadrado
- Hay 4 lados limpios para limpiar la superficie
- Limpie la superficie con la misma técnica anterior
- Limpie siempre con pasadas superpuestas
- Nunca limpie con movimientos circulares



**PRODUCTOS
PARA EL CONTROL
DE CONTAMINACIÓN**
PARA SALAS LIMPIAS Y AMBIENTES CONTROLADOS