

Berkshire



ESTABLECEMOS LAS NORMAS MÁS SEGURAS EN TECNOLOGÍA DE DESINFECTANTES

VersaHOCl®

Limpiador y desinfectante en un paso y listo para usar



VersaHOCl® es un limpiador y desinfectante de un solo paso, listo para usar (RTU) y registrado en EPA. Hecho en EE. UU., sin conservantes ni fragancias, VersaHOCl® de Berkshire es una alternativa más segura y potente para las necesidades de limpieza y desinfección. Es un ácido hipocloroso al 0.065% de duración estable y sin estabilizadores químicos agregados que presenta ventajas en cuanto a la baja cantidad de residuos y la compatibilidad con superficies, y cumple los atributos clave de los protocolos de limpieza de salas limpias.

¿Por qué usar VersaHOCl?

- ✓ **Ecológico:** Para los clientes conscientes, este producto es bueno para el medio ambiente, ya que se descompone en sustancias inocuas, como agua y sal, lo que lo hace amigable con el medio ambiente.
- ✓ **Seguridad sin comparación:** HOCL es seguro alrededor de personas, mascotas y el medio ambiente, lo que lo hace adecuado para los entornos de lugar de trabajo, desde una oficina hasta una sala limpia crítica.
- ✓ **Sólida eficacia:** Las potentes propiedades antimicrobianas de HOCL desinfectan superficies y equipos, lo que garantiza que su entorno esté libre de agentes patógenos.
- ✓ **Verdadera versatilidad:** HOCL tiene muchas aplicaciones, desde limpieza de conserjería, atención médica y agricultura.

Características del producto

- Mata el 99.9 % de bacterias, virus y hongos
- Aprobado por EPA Lista N: SARS-CoV-2 y variantes
- Aprobado por EPA Lista Q: Virus de la viruela del simio
- No contiene amonio cuaternario, tensioactivos, alcoholes ni solventes orgánicos
- Sin clasificación de peligro
- Botellas con doble bolsa
- No corrosivo
- Bajo olor
- Listo para usar (RTU)
- Hecho en EE. UU.
- *Se filtra a 0.2 µm en recipientes preirradiados bajo flujo de aire unidireccional de Grado A en una sala limpia de Grado B/ISO Clase 5. Llenado estéril y con doble bolsa para una transferencia fácil en entornos críticos. Certificado de producto incluido con cada caja

Versión estéril

VersaHOCl™

Limpiador y desinfectante en un paso y listo para usar



¿Por qué usar VersaHOCl™?

Versatilidad de aplicaciones

- Limpieza de entornos con contaminación controlada y limpieza general de instituciones/industrias: Limpiador y desinfectante de eficacia de amplio espectro (bacterias, virus y hongos) y en un paso
- Reduce las preocupaciones de seguridad en entornos controlados: producto de bajo residuo
- Superficies y equipos sensibles: La buena compatibilidad de superficies ofrece versatilidad y no daña
- Minimiza los posibles efectos adversos para la salud del operador que puede provocar el uso excesivo o la sobreexposición a los desinfectantes tradicionales
- El envase está diseñado para un uso fácil en las salas limpias

Alternativa más segura

- No corrosivo
- No tóxico
- Bajos residuos

Compatibilidad del producto Berkshire

- Se puede usar con una amplia gama de toallas Berkshire

Eficacia de amplio

Organismos	Tiempo de contacto
Bactericida	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5 minutos
<i>Staphylococcus aureus</i>	5 minutos
<i>Micrococcus luteus</i>	3 minutos
Fungicida	
<i>Trichophyton interdigitale</i>	3 minutos
Virucida	
Adenovirus Humano Tipo 5	5 minutos
Coronavirus humano	5 minutos
Rinovirus Tipo 37	3 minutos
Norovirus	3 minutos

* Consulte la etiqueta para conocer la declaración específica

**Puro.
Seguro.
Eficaz.**

DÓNDE USAR:

Superficies duras y no porosas

INSTRUCCIONES DE USO:

PARA LIMPIAR, DESINFECTAR Y DESODORIZAR SUPERFICIES DURAS NO POROSAS:

En áreas visiblemente sucias, se requiere una limpieza preliminar para eliminar toda la suciedad visible.

Aplicación por pulverización:

Mantenga la boquilla de 15 a 20 cm (6 a 8 pulg.) de la superficie. Pulverice hasta que esté completamente mojado. Las superficies tratadas deben permanecer visiblemente mojadas por 5 minutos (3 minutos para *Micrococcus Luteus*, *Trichophyton Interdigitale*, Norovirus, Rinovirus tipo 37). Permita que las superficies se sequen al aire.

INGREDIENTES:

INGREDIENTE ACTIVO

Ácido hipocloroso..... 0.065 %

INFORMACIÓN DEL ENVASE

REGISTRADO EN LA EPA:

TAMAÑO DE UNIDAD

UNIDAD DE VENTA

946 ml (32 fl oz)	6x946 ml (32 fl oz)
3.79 L (1 gal)	4x3.79 L (1 gal)
946 ml (32 fl. oz)	6x946 ml
Estéril	(32 fl oz)

DURACIÓN 1 AÑO

Para obtener información del pedido u obtener más información acerca de VersaHOCl™, comuníquese con los gestores técnicos de cuentas o visite nuestro sitio web.

